



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت

دستورالعمل نحوه کار با دستگاه
هود آزمایشگاهی

هدف : تشریح نحوه کار با دستگاه هود در آزمایشگاه شیمی

دامنه کاربرد : آزمایشگاه شیمی

مسئولیت : کلیه دانشجویان در هنگام استفاده از دستگاه هود مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه شیمی نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

نحوه کار با دستگاه :

۱. به هنگام کار کاغذ کار پهن شود.
۲. در هنگام کار کردن لازم است شیشه محافظ جلویی در پایین ترین حالت قرار داشته باشد.
۳. بیش از حد به هود نزدیک نشوید، بلکه سعی کنید در فاصله ۳۰-۲۰ سانتی متر هود بایستید.
۴. هیچگاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط می بایست فقط دست های شما در زیر هود قرار داشته باشد.
۵. در مواقعی که از هود استفاده نمی کنید، لازم است صفحه شیشه ای جلوی هود را به طول کامل پایین بیاورید.
۶. در پایان هر بار کار کردن در زیر هود، باید کف آن با پنبه آغشته به آب و الکل پاک شود.
۷. نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

تهیه کننده:

مهندس رقیه برگ شادی
کارشناس آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاهی

تصویب کننده:

دکتر محمد حاج آقازاده
معاون آموزشی دانشکده بهداشت