



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت

دستورالعمل نحوه کار با دستگاه
ترازوی دیجیتال

هدف : تشریح نحوه کار با دستگاه ترازو در آزمایشگاه شیمی

دامنه کاربرد : آزمایشگاه شیمی

مسئولیت : کلیه دانشجویان در هنگام استفاده از ترازو مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه شیمی نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

مفاد دستورالعمل :

- ۱- قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود.
- ۲- قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازو جهت اندازه گیری مواد کاملا تمیز شود. توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو حتما خاموش باشد.
- ۳- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.
- ۴- به ترازو ترازو توجه کنید. چنانچه ترازو در وسط دایره قرار ندارد با پیچ های تنظیم که در چهار پایه دستگاه است، ترازو را در وضعیت تراز قرار دهید .
- ۵- با دکمه Mode که بر روی صفحه نمایشگر قرار دارد واحد اندازه گیری اعم از gr، mgr، %، oz، را مشخص کنید .
- ۶- به منظور صفر کردن ترازو از دکمه zero استفاده کنید .

تهیه کننده:

دکتر محمد حاج آقازاده
معاون آموزشی دانشکده بهداشت

تصویب کننده:

مهندس رقیه برگ شادی
کارشناس آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاهی