

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
	گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها دستورالعمل نحوه کار با هود آزمایشگاهی

هدف: تشریح نحوه کار با هود آزمایشگاهی

کاربرد: این وسیله برای کنترل ذرات ریز معلق میکروبی یا سمی در هوا که حاصل فعالیت هایی مانند مخلوط کردن، سانتریفوژ کردن، پی پت کردن و باز کردن در ظرف های خالدار می باشد، بکار می رود.

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

نحوه روشن کردن دستگاه:

- ۱- در هنگام کار لازم است شیشه محافظ جلویی، در پائین ترین حالت ممکن قرار داشته باشد.
- ۲- بیش از حد به هود نزدیک نشوید، بلکه سعی کنید در فاصله ۲۰-۳۰ سانتی متری هود بایستید.
- ۳- هیچ گاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط دست های شما می بایست در زیر هود قرار داشته باشد.
- ۴- در مواقعی که از هود استفاده نمی کنید، لازم است صفحه شیشه ای جلوی هود را به طور کامل پایین بیاورید.
- ۵- پس از انجام آزمایش، بقایای مواد شیمیایی را از زیر هود خارج و آن را تمیز کنید.

تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها	تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق
--	--