



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  
گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها  
دستورالعمل نحوه کار با ترازوی دیجیتال  
آزمایشگاهی

**هدف:** تشریح نحوه کار با ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

**کاربرد:** اندازه گیری وزن مواد آزمایشگاهی مورد استفاده

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**رعایت نکات زیر در هنگام کارکردن با دستگاه ترازو الزامی می باشد:**

- ۱- قبل از شروع کار و روشن کردن دستگاه، از برقراری سیستم جریان برق شهری اطمینان حاصل کنید.
- ۲- به ترازو ترازو که در قسمت جلوی دستگاه می باشد توجه کنید. چنانچه ترازو در وسط دایره قرار ندارد با پیچ های تنظیم که در چهار پایه دستگاه است، ترازو را در وضعیت تراز قرار دهید.
- ۳- از تمیز بودن صفحه ترازو اطمینان حاصل نمایید.

**نحوه شروع کار با دستگاه:**

- ۱- دو شاخه را به پریز برق متصل کنید.
- ۲- به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا دستگاه اجازه روشن شدن را به شما بدهد.
- ۳- با دکمه on/off، دستگاه را در وضعیت on قرار دهید.
- ۴- به منظور صفر کردن ترازو از دکمه Re-zero استفاده کنید.
- ۷- جهت توزین از درب های کناری استفاده کنید و حتی المقدور از درب بالا استفاده نشود.

<b>تهیه کنندگان:</b> دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوچی خلیق	<b>تصویب کننده:</b> دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
--	--