

	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
	دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه استریومیکروسکوپ (لوپ)

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه استریومیکروسکوپ (لوپ)

دامنه کاربرد: آزمایشگاه‌های گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه استریومیکروسکوپ (لوپ):

۱. از این دستگاه در برابر شوک و ارتعاش، آب، گرد و غبار، دما، رطوبت بسیار زیاد و نور مستقیم خورشید در طول مدت نگهداری محافظت کنید.
۲. دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید.
۳. در هنگام جدا کردن اتصالات کابل برق، دوشاخه را بگیرید و هرگز کابل‌ها را نکشید.
۴. از قرار گرفتن طولانی مدت و با شدت بالا در معرض نور خودداری کنید زیرا ممکن است باعث آسیب حاد به شبکیه چشم شود.
۵. اطمینان حاصل کنید که سیستم لوپ با مواد خطرناک در تماس نبوده است. قبل از استفاده از آن لازم است آن را تمیز کرده و سپس ضدعفونی کنید.
۶. به طور کلی برای جلوگیری از انتقال عفونت‌های مختلف، از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده کنید. به عنوان مثال توصیه می‌شود حین کار با لوپ و تمیز کردن آن از دستکش استفاده کنید و مرتباً آنها را تعویض کنید تا خطر انتقال آلودگی به حداقل برسد.

تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوجی خلیق	تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
--	--