


| | |
|---|---|
|  | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها |
| | دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه آب مقطرگیری |

هدف: دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه آب مقطرگیری

دامنه کاربرد: آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

مسئولیت: کلیه دانشجویان مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه آب مقطرگیری:

۱. جهت استفاده از آب مقطر گیری از برق سه فاز استفاده کنید.
۲. لوله های ورودی و خروجی آب را کنترل کنید. در صورت هر گونه نشتی به مسئول مربوطه گزارش دهید.
۳. کابل برق را در مسیری قرار دهید که دور از مسیر رفت و آمد باشد و با ورودی و خروجی آب تداخل نداشته باشد.
۴. در موقع روشن بودن دستگاه به بدنه آب مقطرگیری به هیچ عنوان دست نزنید.
۵. همواره کنترل کنید دمای آب خروجی بین ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد باشد.
۶. بیش از ظرفیت تولید آب مقطر دیونیزه دستگاه نمی بایست از دستگاه آب مقطرگیری برداشت.

| | |
|--|--|
| تهیه کنندگان: دکتر مهدی بدخشان، مهندس فرشته قهوجی خلیق | تصویب کننده: دکتر صابر قلی زاده مدیر گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها |
|--|--|