



دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

گروه مهندسی بهداشت محیط

دستورالعمل نحوه کار با دستگاه

ترازو

**هدف:** تشریح نحوه کار با دستگاه ترازو در آزمایشگاه مهندسی بهداشت محیط

**کاربرد:** آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی محیط گروه مهندسی بهداشت محیط

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام استفاده از دستگاه ترازو مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی محیط نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.

**نحوه کار با دستگاه:** مارک‌های تجاری موجود در آزمایشگاه، SHIMADZU, SARTORUS است.

- ۱- قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود.
- ۲- قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازو جهت اندازه گیری مواد کاملا تمیز شود. توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو حتما خاموش باشد.
- ۳- کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود.
- ۴- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل ۷۰ درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

**تهیه کننده:** خانمها مهندس کریمزاده، مهندس دهقانی

کارشناسان آزمایشگاه

**تصویب کننده:** خانم دکتر نویدجوی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط